

Recette de milieu de culture

Albimi Brucella Broth

Détails

Pour 1 litre de albimi:

20 g de peptone.

1 g de glucose.

0,1 g de sodium bisulphite.

2 g d'extrait de levure.

5 g de NaCl.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour Albimi-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour Albimi-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Corbel MJ, Thomas EL. 1980. The Brucella-phages: their properties, characterization and applications. Booklet 2266, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Pinner, Middlesex, UK, 106 p.

Dernières modifications le 24 janvier 2011