

## Recette de milieu de culture

# AMS

### Détails

Pour 1 litre de AMS:

8 g de NB (nutrient broth).

0,7 g de KCl.

1,5 g de  $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .

12 g de  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ .

26 g de NaCl.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour AMS-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour AMS-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 16 janvier 2011