

Recette de milieu de culture

CAY

Détails

Pour 1 litre de CAY:

1,5 g de casamino acids.

2,5 g d'extrait de levure.

20 ml de glycerol.

1 g de NaCl.

1 g de K₂HPO₄.

0,1 g de MgSO₄.7H₂O.

0,005 g de CaCO₃.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour CAY-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour CAY-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 24 janvier 2011