

Recette de milieu de culture

GM17

Détails

Pour 1 litre de GM17:

37 g de M17.

5 g de glucose.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour GM17-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour GM17-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Pour l'amplification ou la titration de phages, ajouter 10mM de CaCl₂ stérile après l'autoclave.

Dernières modifications le 16 janvier 2011