

# Halobacterium broth (Halo)

## Détails

Pour 1 litre de Halo:

250 g de NaCl.

20 g de MgSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O.

3 g de trisodium citrate 2H<sub>2</sub>O.

2 g de KCl.

5 g de yeast extract.

5 g de casamino acids.

2 g de L-arginine.

50 ml de Tris-HCl, 1M, pH7,4.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour Halo-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre de milieu dilué 20%.

Autoclaver.

Dernières modifications le 3 février 2011