

Recette de milieu de culture

Halobacterium cutirubrum medium (3.5S)

Détails

Pour 1 litre de 3.5S:

203 g de NaCl.

18 g de MgSO₄.

3,7 g de KCl.

0,11 g de CaCl₂.

1,26 mg de MnCl₂.

6 g d'extrait de levure.

4 g de Casamino acids.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour 3.5S-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour 3.5S-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 19 février 2011