

---

## Recette de milieu de culture

# MYPGP

### Détails

Pour 1 litre de MYPGP:

10 g de Mueller Hinton.

15 g d'extrait de levure.

3 g de  $K_2HPO_4$ .

2 g de glucose.

1 g de Sodium pyruvate.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour MYPGP-agar:

Ajouter 20g d'agar par litre.

Pour MYPGP-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 21 février 2011