

## Recette de milieu de culture

# RC

### Détails

Pour 1 litre de RC:

1 g de  $K_2HPO_4$ .

0,2 g de  $MgSO_4$ .

1 g d'extrait de levure.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Autoclaver.

Ajouter 1% de fructose stérile.

Pour RC-agar:

Ajouter 15 g d'agar par litre.

Pour RC-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Dernières modifications le 23 février 2011