

Recette de milieu de culture

Rogosa

Détails

Pour 1 litre de Rogosa:

5 g de trypticase.

3 g d'extrait de levure.

0,75 g sodium thioglycollate.

12,5 ml de sodium lactate (50%p/v).

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

pH final : 7,2

Pour Rogosa-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour Rogosa-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 20 janvier 2011