

Recette de milieu de culture

LB

Détails

Pour 1 litre de LB:

10 g de Bacto tryptone.

5 g d'extrait de levure.

5 g de NaCl.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour LB agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour LB top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Ajouter 10 mM de CaCl_2 et 10 mM de MgCl_2 après l'autoclave.

Dernières modifications le 17 janvier 2011