

Recette de milieu de culture

TYG (Tryptone Yeast Glucose)

Détails

Pour 1 litre de TYG: 5 g de Tryptone. 3 g d'extrait de levure. 5 g de glucose. 0,247 g de MgSO4.7H2O. Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour TYG-agar: Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour TYG-top agar: Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 22 janvier 2011