

---

## Recette de milieu de culture

# Serum dextrose agar (SDA)

### Détails

Pour 1 litre de SDA:

33 g de Difco Tryptose blood agar base	ou	10 g de tryptose
		3 g d'extrait de boeuf.
		5 g de NaCl.
		15 g d'Agar.

Compléter à 950 ml avec de l'eau.

Autoclaver.

Ajouter 50 ml de serum de cheval stérile.

Ajouter 20 ml de glucose 20% stérile.

Référence :

Corbel MJ, Thomas EL. 1980.

The Brucella-phages: their properties, characterization and applications. Booklet 2266, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Pinner, Middlesex, UK, 106 p

Dernières modifications le 24 février 2011