

Recette de milieu de culture

Tth

Détails

Pour 1 litre de Tth:

8 g de polypeptone

4 g d'extrait de levure

2 g de NaCl

51,5 g de $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

98,6 g de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour Tth agar:

Ajouter 15 g d'agar par litre.

Pour Tth-top agar:

Ajouter 7 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Naryshkina T, Liu J, Florens L, Swanson SK, Pavlov AR, Pavlova NV, Inman R, Minakhin L, Kozyavkin SA, Washburn M, Mushegian A, Severinov K. 2006. *Thermus thermophilus* Bacteriophage varphiYS40 Genome and Proteomic Characterization of Virions. J Mol Biol 364:667-677.